

Minute™ 总蛋白提取试剂盒 (动物细胞和组织)

目录号 SD-001/SN-002

描述：

Minute™ 动物细胞/组织总蛋白提取试剂盒，由优化细胞裂解液和离心管柱及 2.0ml 接收管组成，能够快速从动物细胞和组织（无脊椎动物和脊椎动物）中提取总蛋白，用于蛋白质分析和进一步纯化。试剂盒同时提供天然和变性两种不同的裂解液，可供用户选择。离心管柱技术提取蛋白质，样品量最小可处理 20ul，最大可达 500ul。从细胞/组织中提取总蛋白质仅需 1-8 分钟，得率可达 2-8mg/ml。

应用：

可应用于 SDS-PAGE, immunoblottings, IP, ELISA, 酶检测及其他应用，蛋白质分析和小规模蛋白层析纯化

试剂盒组分

1. 25ml 变性细胞裂解液 (SD-001)
2. 25ml 天然细胞裂解液 (SN-002)
3. 50 个离心管柱
4. 50 个收集管
5. 4 根塑料研磨棒

储存：

天然细胞裂解液 (SN-002) 储存于 4°C，其他部分储存于常温

重要产品信息

1. 蛋白酶抑制剂不是必须加入，但是如果下游实验需要较长时间或者蛋白提取后保存较长时间，建议添加蛋白酶抑制剂。推荐使用 BCA (Pierce) 试剂盒用于蛋白浓度测定。研究蛋白磷酸化，磷酸酶抑制剂应在使用前加入裂解缓冲液。

2.裂解液的选择要根据下游实验来决定，SD-001 变性裂解液适合用于 SDS-PAGE, WB 实验，SN-002 天然裂解液适合用于 ELISA, IP, CO-IP 等实验。

3.使用 SD-001 变性裂解液提取的蛋白，做 WB 上样前，仍需和 loading buffer 混匀煮制样品。

所需附加材料

1XPBS

涡旋震荡仪

台式离心机

BCA 蛋白定量试剂盒

操作方法：

细胞样品总蛋白提取

变性总蛋白提取 (SD-001)

A. 非贴壁细胞

- 1.将离心管柱及接收管套管放在冰上预冷。
- 2.低速离心收集细胞，在 1.5ml 离心管中加入预冷的 PBS，旋窝震荡,3000rpm 离心 2-3 分钟清洗细胞。吸去上清，剩余与细胞体积相同体积的 PBS。涡旋震荡重悬细胞。
- 3.加入表格 1 中相应体积的细胞裂解液，涡旋震荡裂解细胞。**(细胞数量和裂解液须保证对应关系，以达到最佳提取效率)** 请注意：部分未完全裂解的细胞不会影响样品质量。
- 4.将裂解的细胞转移到预冷的离心管柱套管中，14000-16000rpm 离心 30 秒取出
- 5.立刻将收集管放置于冰上，弃去离心管柱，蛋白提取完成可应用于下游实验。

表格 1, 不同细胞体积应加入相应体积裂解液

细胞体积 (ul)	裂解液 (ul)	相当细胞量# X 10 ⁶
3	20	0.3
5	50	0.5
10	100	1
20	200	2
40	500	3

* NIH3T3 和 293T 细胞 10ul 体积相当于 1X10⁶ 个细胞

B. 贴壁细胞

1. 将离心管柱及接收管套管放在冰上预冷
2. 将预冷的 PBS 直接加入培养板，培养皿或培养瓶中清洗贴壁细胞，吸去上清。
3. 按照表 2 中将相应体积的细胞裂解液均匀的加入整个器皿表面，用移液器吹打几次，将裂解的细胞转移到预冷的离心管柱套管中，14000-16000rpm 离心 30 秒取出。**(如提取浓度不佳，可减少裂解液使用量)**
4. 立刻将收集管放置于冰上，弃去离心管柱，蛋白提取完成可应用于下游实验。

表格 2，不同贴壁细胞量应加入相应体积裂解液

器皿	细胞数量	裂解液 (ul)
24 孔板	0.1-0.2 Million	50
6 孔板	0.6-0.8 Million	200
25 cm ² 培养瓶	1.5-2 Million	500

天然总蛋白提取 (SN-002)

A. 非贴壁细胞

1. 将天然细胞裂解液 (SN-002)，离心管柱及接收管套管放在冰上预冷。
2. 低速离心收集细胞，在 1.5ml 离心管中加入预冷的 PBS，旋窝震荡,3000rpm 离心 2-3 分钟清洗细胞。吸去上清，剩余与细胞体积相同体积的 PBS。旋窝震荡重悬细胞。
3. 加入表格 3 中相应体积的细胞裂解液，涡旋震荡裂解细胞 15 秒。将离心管放置于冰上 3-5 分钟然后涡旋震荡 10 秒。**(细胞数量和裂解液须保证对应关系，以达到最佳提取效率)**
4. 将裂解的细胞转移到预冷的离心管柱套管中，14000-16000rpm 离心 30 秒取出
5. 立刻将收集管放置于冰上，弃去离心管柱，蛋白提取完成可应用于下游实验。

表格 3，不同细胞体积应加入相应体积裂解液

细胞体积 (ul)	裂解液 (ul)	相当细胞量# X 10 ⁶
3	20	0.3
5	50	0.5
10	100	1
20	200	2
40	500	3

* NIH3T3 和 293T 细胞 10ul 体积相当于 1X10⁶ 个细胞

B 贴壁细胞

1. 将天然细胞裂解液 (SN-002), 离心管柱及接收管套管放在冰上预冷。
2. 将预冷的 PBS 直接加入培养板, 培养皿或培养瓶中清洗贴壁细胞两次, 吸去上清。
3. 按照表 4 中将相应体积的细胞裂解液均匀的加入整个器皿表面, 放置于冰上孵育 5 分钟, 用移液器吹打几次, 将裂解的细胞转移到预冷的离心管柱套管中, 14000-16000rpm 离心 30 秒取出。**(如提取浓度不佳, 可减少裂解液使用量)**
4. 立刻将收集管放置于冰上, 弃去离心管柱, 蛋白提取完成可应用于下游实验。

表格 4, 不同贴壁细胞量应加入相应体积裂解液

器皿	细胞数量	裂解液 (ul)
24 孔板	0.1-0.2 Million	50
6 孔板	0.6-0.8 Million	250
25 cm ² 培养瓶	1.5-2 Million	500

动物组织总蛋白提取

变性总蛋白提取 (SD-001)

以下步骤是从 15-20mg 组织中提取, 对于昆虫组织, 例如果蝇, 使用 15-20 个幼虫, 蛹或成虫样本。**如果起始量较大或者较小, 需调整相应裂解液的用量比例。**

1. 将离心管柱及接收管套管放在冰上预冷
2. 将 15-20mg 组织放置于离心管柱上, 用塑料棍扭转研磨 50-60 次, 加入 200ul 细胞裂解液, 继续研磨 30-60 次。**(组织用量不要过量, 无需过度研磨, 裂解液可分两次加入以得到最佳效果)** 注意: 塑料研磨棒可以重复使用, 用蒸馏水彻底冲洗干净, 用纸巾擦干。
3. 盖上盖子室温孵育 1-2 分钟, 14000-16000rpm 离心 1-2 分钟取出。
4. 立刻将收集管放置于冰上, 弃去离心管柱, 蛋白提取完成可应用于下游实验。

请注意: 部分未完全裂解的组织不会影响样品质量。

天然总蛋白提取 (SN-002)

1. 将天然细胞裂解液 (SN-002), 离心管柱及接收管套管放在冰上预冷。
2. 将 15-20mg 组织放置于离心管柱上, 用塑料棍扭转研磨 50-60 次, 加入 200ul 天然细胞裂解液 (SN-002), 继续研磨 30-60 次。**(组织用量不要过量, 无需过度研磨, 裂解液可分两次加入以得到最佳效果)**。注意: 塑料研磨棒可以重复使用, 用蒸馏水彻底冲洗干净, 用纸巾擦干。
3. 开盖冰上孵育 5 分钟, 盖上盖子, 4C°, 14000-16000rpm 离心 1-2 分钟取出。
4. 立刻将收集管放置于冰上, 弃去离心管柱, 蛋白提取完成可应用于下游实验。

常见问题

问题	解决方案
裂解物太粘稠, 无法用 200-1000 μ L 吸头吹打	将细胞裂解物倒入离心管柱中或将吸头剪掉尖端
离心 30 秒后离心管中还存留细胞裂解液	减少起始细胞/组织的数量或增加细胞裂解液
低蛋白浓度	增加起始细胞/组织的数量或减少细胞裂解液量
高分子量范围 (100-300KDa) 蛋白条带弱	增加细胞裂解液确保细胞/组织裂解充分

更多信息和活动请扫描
二维码关注官方公众号

