

Minute™ HRP 底物试剂盒

目录号 WA-001

描述：

Minute™ HRP 底物试剂盒在低丰度内源性蛋白质检测中可提供低背景，高强度信号。这种高度敏感的 ECL 底物是两瓶辣根过氧化物酶偶联物用于 WB。这种高性能底物可以用于 WB 中最难检测的蛋白。ECL 底物可以兼容不同类型的转印膜，封闭试剂和多种抗体稀释液。Minute™ HRP 底物试剂盒为高质量数据提供了出色的性能，通用性和持久的信号。

主要特点： 可直接使用，高强度，信号持久（大于 4 小时），低背景

试剂盒组分： 底物 A (30ml)

底物 B (30ml)

操作方法：

1. 使用前将底物 A 和底物 B 以 1 : 1 比例混合
2. 将混合物与 WB 转印膜孵育 1-2 分钟
3. 将底物溶液吸干，将转印膜放入一片薄的塑料片中包好，根据所用的特异性抗体和信号强度，在 X 射线胶片上曝光（从几秒钟到几分钟）。使用标准程序或自动洗片机显影曝光。信号也可以通过非 X 射线检测装置检测。

运输和储存： 室温运输，室温储存或 4℃（长期储存）

更多信息和活动请扫描
二维码关注官方公众号

