

Minute™ 血管组织总蛋白提取试剂盒

目录号 SA-03-BV

描述：

血管组织（动脉和静脉）都是由特殊的结缔组织构成，血管中有三层组织：膜、中膜和内皮。由于其独特的结构，血管组织非常难研磨匀浆，在提取总蛋白时也很难裂解。使用传统的溶液法提取蛋白质如 RIPA，效率低，产率也很低，提取的蛋白质的图谱也是不完整的。本试剂盒利用离心管技术以及优化的裂解液，利用物理研磨和化学裂解相结合，提供了一种简单和快速的从人或动物血管组织中提取蛋白质的高效方法。可以根据特定的下游应用选择变性细胞裂解缓冲液或天然细胞裂解缓冲液。整个过程不到 10 分钟即可完成，蛋白质得率在 1-3mg/ml。试剂盒所提供试剂及耗材可以满足客户 50 个样品实验。

应用：

用该试剂盒提取的蛋白质可用于许多下游应用，如 SDS-PAGE, WB, IP, ELISA, 酶活性测定和蛋白质组学分析。缓冲剂与 IMAC 树脂兼容，可用于 His 标签蛋白纯化。在质谱分析之前需将提取的蛋白质样品中的盐和表面活性剂除去。

试剂盒组分

1. 25ml 变性细胞裂解液
2. 25ml 天然细胞裂解液
3. 5g 蛋白研磨粉
4. 2 根塑料研磨棒
5. 50 个离心管柱
6. 50 个收集管

储存： 常温

所需附加材料

台式离心机最高转速可以达到 14000-16000xg

重要产品信息

1. 变性缓冲液含有离子型表面活性剂和其他化学物质，在低温下容易析出，建议不要在冰上预冷。天然缓冲

液可以预冷，不会析出。裂解缓冲液中不含蛋白酶抑制剂，如果蛋白易水解，建议在使用前将蛋白酶抑制剂 cocktail 添加到缓冲液中。为了测定蛋白质浓度，推荐使用 BCA (Pierce) 试剂盒用于蛋白浓度测定。研究蛋白磷酸化，磷酸酶抑制剂（罗氏的磷酸酶抑制剂）应在使用前加入裂解缓冲液。

2. 裂解液的选择要根据下游实验来决定，变性裂解液适合用于 SDS-PAGE, WB 实验，天然裂解液适合用于 ELISA, IP, CO-IP 等实验。
3. 使用变性裂解液提取的蛋白，做 WB 上样前，仍需和 loading buffer 混匀煮制样品。

操作方法：

为实验操作方便建议大家按照采用推荐的样品量和裂解液。本操作可以按照比例放大或者缩小。血管组织提取蛋白前，需要剪刀或者锐利的工具将血管剪成小段，用预冷的 PBS 冲洗血管上的血液。该操作室温操作即可。

1. 称取 30-40mg（冷冻或新鲜）血管组织，用剪刀将组织剪成 1x1mm 的小块或者更小一些。将样品放到离心管柱中。
2. 离心管柱中加入 50-80mg 蛋白研磨粉覆盖组织样品，加入 100ul 裂解液。
3. 立刻用塑料研磨棒按住组织扭转研磨 2-3min，将剩余的 100ul 裂解液加入，继续研磨 30s-1min。注意：塑料研磨棒可以重复使用，用 70% 的酒精彻底冲洗干净，用纸巾擦干。
4. 盖上盖子，台式离心机最高转速离心 1min，弃掉离心管柱。收集管中的上清就是提取的总蛋白，将其转移到一个新管中。管底的白色沉淀是穿过柱子的蛋白研磨粉，弃掉即可。

应用提示： 如果最终的蛋白质产量低，在步骤 3 中，在室温下将研磨的组织孵育 5-10 分钟。在孵育期间，裂解缓冲液可能滴入收集管。这是正常的，不影响提取的蛋白质的质量。

更多信息和活动请扫描
二维码关注官方公众号

