

Minute™ 丽春红 S 染液

目录号:WA-004

描述：

丽春红 S 染液是一种快速并可逆的染色，可以将 WB 转印膜上蛋白谱条带定位，比较蛋白质条带强度。丽春红染色后会在转印膜上产生粉红色的条带，这种染液非常有用，因为它对蛋白质的性质没有有害影响，是常用的定位转印膜上多肽蛋白质的方法。此染液适用于硝酸纤维素膜和 PVDF 膜，不推荐用于荷正电膜如尼龙膜。

操作方法：

1. 用染色液摇床孵育转印膜 1-30 分钟。
2. 用去离子水冲洗膜直到背景干净（通常不超过 5 分钟）。染液可以继续用去离子水洗涤从蛋白条带上完全去除。

包装：250 ml

运输和储存： 常温运输，室温储存。

更多信息和活动请扫描
二维码关注官方公众号

